



BRT Teströhrchen – Betriebsanleitung Thermoblock

Inbetriebnahme

- Netzleitung an 230 V Steckdose einstecken
- Kippschalter „netz“ einschalten, gelbe LED „Heizen“ leuchtet
- Nach ca. 10 Minuten beginnt die LED „Heizen“ zu blinken, die Temperatur von 65 °C ist erreicht und das Gerät ist betriebsbereit

Technische Daten

Temperatur: 65,0 °C +/- 0,1 °C

Spannung: 230 Volt VAC, 30 Watt